


## 总磷测定过程

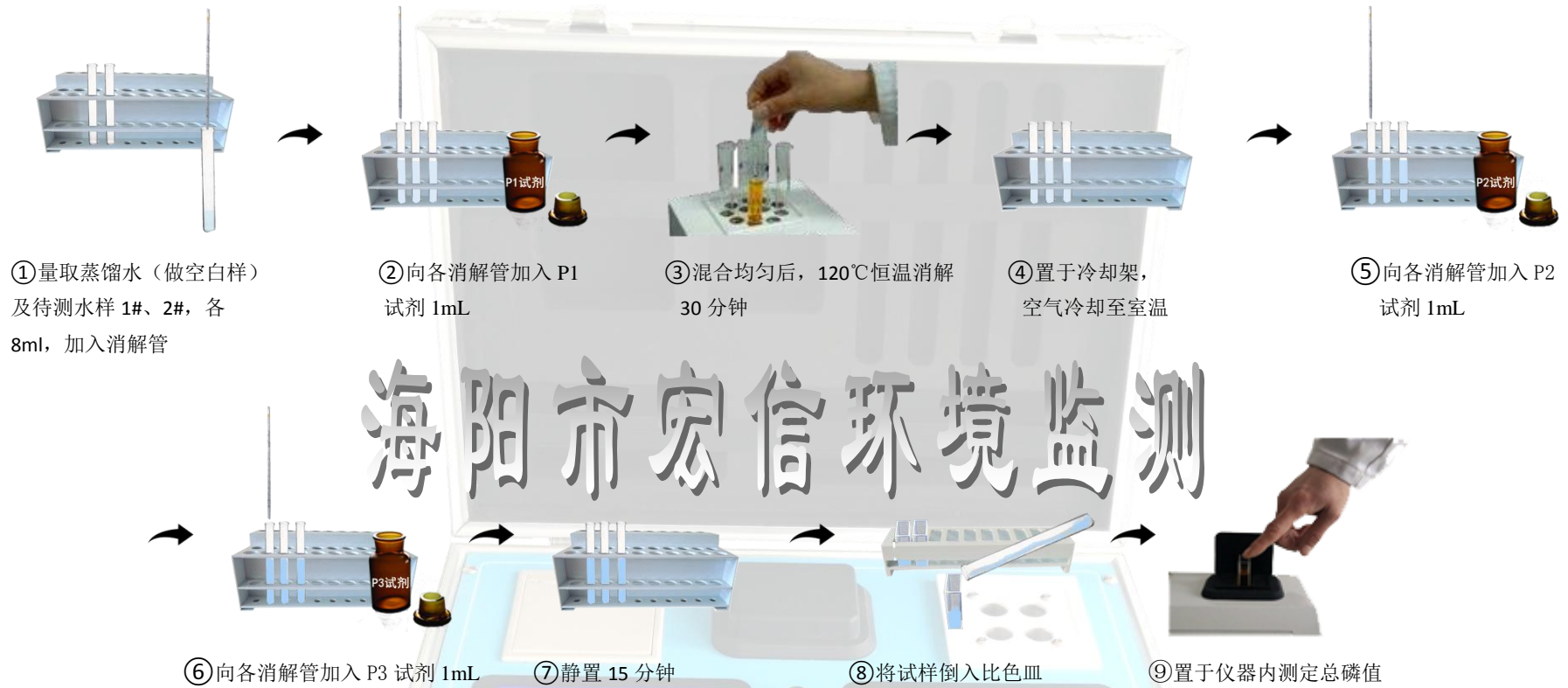

**注意：**如果试样有沉淀，请小心倒取上清液入比色皿中；水样测定过程各环节应连续、紧凑完成，不能将样品放置一段时间或在不同时间段重复进行测定。

### 其他事项：

- 1、比色过程：选取【0号】曲线，将空白比色皿放入比色池，合盖待数据稳定后按【空白】键，显示总磷=0mg/L，T=100%；再将水样比色皿放入比色池，合盖读数稳定后记录数值，显示数值即为水样总磷浓度；如果水样是经过稀释后测定，显示数值乘以稀释倍数即为原水样总磷浓度。
- 2、【0号】曲线为仪器出厂设置曲线，能够直接用来测定水样，如果测定条件改变，使结果偏差较大，请用本试剂和方法，再使用标准溶液对曲线进行标定，选择标定后的曲线进行水样测定。
- 3、试剂的质量对测定有很大的影响，建议使用原装试剂。